

AMMONIUM 0-6PPM BTE 25 BANDELETTES

Référence

0299088


La bandelette de test mesure l'azote ammoniacal. Cela signifie que l'échelle de 0, 0,5, 1,0, 3,0 et 6,0 ppm d'azote ammoniacal équivaut à 0, 0,6, 1,2, 3,6 et 7,2 ppm d'ammoniac, qui est calculée en multipliant par un facteur de 1,2.

Prendre une bandelette de test et bien refermer la boîte.

Plonger la bandelette dans l'eau à tester de manière à immerger la zone tampon pendant 5 secondes.

Retirer la bandelette et secouer l'excès d'eau.

Comparer la zone tampon au nuancier après 1 minute.

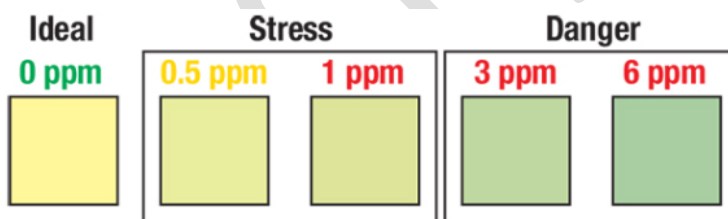

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0299088

octobre 24